

Reinraumwerkbenke - Cleaningstations

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten und den Umgang an Cleaningstations

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gesundheitsgefährdung durch Kontakt mit chemischen Reinigungsmitteln oder deren Dämpfen.
- Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen oder bewegliche Teile der Station.
- Gefahr von Schnittverletzungen durch zerbrochene Glaswaren oder scharfe Kanten von Bauteilen.
- Umweltschäden durch unsachgemäße Entsorgung von Chemikalien oder kontaminiertem Wasser.
- Risiko von Kontamination des Reinraums durch unsachgemäße Bedienung.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Tragen von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhen, Schutzbrille und Reinraumkleidung.
- Sicherstellen, dass die Reinigungsstation korrekt geerdet ist, um statische Aufladung zu vermeiden.
- Nur zugelassene Reinigungsmittel gemäß Betriebsanleitung verwenden.
- Regelmäßige Überprüfung der Reinigungsstation auf sichtbare Schäden oder Leckagen.
- Keine Veränderungen an der Geräteinstallation vornehmen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind.
- Arbeitsbereich sauber halten und Kontaminationsquellen vermeiden.



Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Bei Haut- oder Augenkontakt mit Chemikalien betroffene Stellen sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Bei Einatmen von Dämpfen betroffene Person in einen gut belüfteten Bereich bringen und medizinische Hilfe rufen.
- Verletzungen durch scharfe Kanten oder Bruchstellen steril abdecken und ärztlich behandeln lassen.
- Elektrounfälle wie Stromschläge gemäß Erste-Hilfe-Richtlinien behandeln und den Notruf verständigen.

Erste Hilfe



- **Verletzte aus dem Gefahrenbereich bergen, Eigenschutz beachten, Ersthelfer heranziehen**
- **Notruf 112**
- Bei Verbrennungen mehrere Minuten mit kaltem Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen.
- Unfall melden
- Elektrounfälle wie Stromschläge gemäß Erste-Hilfe-Richtlinien behandeln und den Notruf verständigen.



Instandhaltung

Regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Station gemäß den Herstellerangaben durchführen. Inspektion der Dichtungen, Pumpen und Leitungen auf Undichtigkeiten oder Verschleiß. Nur Originalteile oder vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwenden. Funktionsprüfung der Gerätekomponenten nach jeder Wartung durchführen. Dokumentation aller Wartungs- und Reparaturarbeiten sicherstellen.

Folgen bei Nichtbeachtung

- Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung der Reinigungsstation oder der Chemikalien.
- Schäden an der Reinigungsstation, was zu Ausfällen oder teuren Reparaturen führen kann.
- Kontamination des Reinraums, wodurch Prozesse beeinträchtigt werden.
- Umweltbelastung durch unkontrolliertes Austreten von Chemikalien oder Abwasser.
- Rechtliche Konsequenzen und mögliche Haftungsforderungen bei Verstößen gegen Vorschriften Beschädigung des Gerätes, Fehlfunktion, Gefahr für Mensch

Unterschrift:

Datum: 2024-12-12